



NI HEPES Medium P+ HEPES Medium

インキュベーター外で胚を守ります。
さらにready to useのP+へペスメディウムもラインナップ。



- HTFメディウムにHEPESが添加されていますので、大気中で至適なpHに保たれます。
- 大気中でご使用ください。ICSIや胚移植時にはNPS(代替血清)を適量添加してご使用ください。
P+へペスメディウムはNPS(代替血清)添加済みですのでそのままご使用いただけます。
- 胚の発育能を維持するため採卵や洗浄用の培養液として使用するへペスメディウムには、浸透圧調節や抗酸化物質として作用する非必須アミノ酸及び必須アミノ酸が含まれています。
- ロット毎にpH、浸透圧、エンドトキシン濃度のチェック、無菌試験を行っております。
- 使用期限(製造後1年)はバイアルラベルの下部に表示してあります。
例: Exp.2015.05.26 = 使用期限2015年5月26日
- 適正な温度での保管と清潔な環境下でご使用いただき、製品の品質維持のために開封後1ヶ月を目安に使い切ってください。

カタログ番号	品名	用途	内容	使用期限/保存条件
NH100	NI へペスメディウム	採卵、精子洗滌、ICSI、胚移植など 大気中での胚の操作等	100ml	製造後1年/ 要冷蔵(2~8℃)
PH100	P+ へペスメディウム			

※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。
※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**
〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ● 株式会社細胞科学研究所